

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Colocar na etiqueta da amostra com os seguintes dados:** nome do cliente, local, data e hora da coleta.
- A coleta tem que ser realizada em frasco estéril, para exame microbiológico, o mesmo poderá ser fornecido pelo laboratório.
- O frasco deve ser aberto no momento da coleta, fechá-lo logo em seguida e nunca enchê-lo totalmente ou deixá-lo transbordar.
- A amostra não deve ser exposta ao sol nem congelada.

PROCEDIMENTO PARA COLETA:

- Lavar as mãos com água e detergente, enxaguando; ou limpas com álcool
- Abrir torneira que recebe água diretamente da rede de distribuição e deixar a água escoar por 2 a 3 minutos, lavando a torneira com a própria água.
- Coletar primeiro no frasco de vidro, retirando a tampa do frasco de coleta junto com o material protetor e não tocar a boca do frasco nem a parte interna da tampa em qualquer superfície. Após esse procedimento coletar a amostra no frasco PET (caso tenha) tomando os mesmos cuidados.
- Transportar a amostra para o laboratório em até 24 horas após a coleta. Os frascos devem ficar sob refrigeração durante o transporte (acondicionar os frascos em caixa térmica/isopor com gelo artificial e lacrá-la).